


Guía de uso del "TRIANA U Tube®":

Cómo usar el Triana U Tube®

1. Para usar el Triana U Tube simplemente introduce los tapones ó septos en los extremos del brazo horizontal provistos en el paquete.
2. Rellena el brazo horizontal del Triana U Tube con tu gel elegido.
3. Espera hasta que el gel esté reposado.
4. Luego vierte las soluciones reactantes in los brazos verticales del Triana U Tube e introduce los tapones ó septos en su extremos. Eso es todo !!

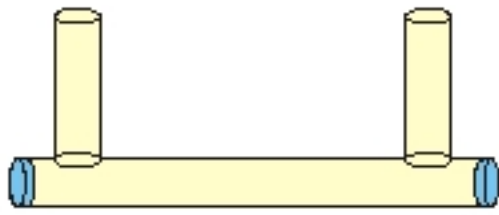

Como retirar los cristales del Triana U Tube®

1. Retira los tapones ó septos del brazo horizontal del Triana U Tube.
2. Luego empuja el gel desde uno de los extremos del brazo horizontal con la barra de cristal provista con el paquete.
3. Vierte el gel en un plato de cristal. Los cristales pueden ser fácilmente recogidos del gel usando una aguja, o un cepillo fino.

